

Schule:	Musterbetriebsanweisung Arbeitsbereich: Biologie Arbeitsplatz: Biologievorbereitungsraum Zimmer XXX Verantwortliche: Schulleiter/Fachlehrer Biologie	Datum: Unterschrift:
---------	--	-----------------------------

EINRICHTUNG – GERÄT – APPARATUR

Arbeiten mit der Heizplatte

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Die Bedienungsanleitung der Heizplatte ist zu beachten.
- Die erhitzten Gefäße sind mit geeigneten und hitzefesten Greifzangen zu transportieren bzw. erst im stark abgekühlten Zustand zu transportieren.
- Zum Schutz vor heißem Dampf ist eine Schutzbrille zu tragen.
- Brennbare Flüssigkeiten und hitzeempfindliche Materialien dürfen nur im Wasserbad erhitzt werden
- Gefäße mit Flüssigkeiten nur maximal 3/4 füllen.

VERHALTEN IM GEFÄHRFALL

- Bei technischem Defekt die Heizplatte ausschalten.

ERSTE HILFE

Notruf: 112



- Augenkontakt: Spritzt heiße Flüssigkeit in die Augen, Augen unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen (Augendusche!); Weiterbehandlung beim Augenarzt.
- Verbrennungen mit reichlich Wasser kühlen und keimfrei bedecken.
- Verletzungen sind sofort dem zuständigen Vorgesetzten zu melden und unbedingt in das Verbandbuch einzutragen.

INSTANDHALTUNG – ENTSORGUNG

A

- Vor Gebrauch das Gerät auf Funktionstüchtigkeit überprüfen